


Cマウントアダプターの取付方法


(EMZ-8TR, EMZ-13TR, EMZ-18TR)

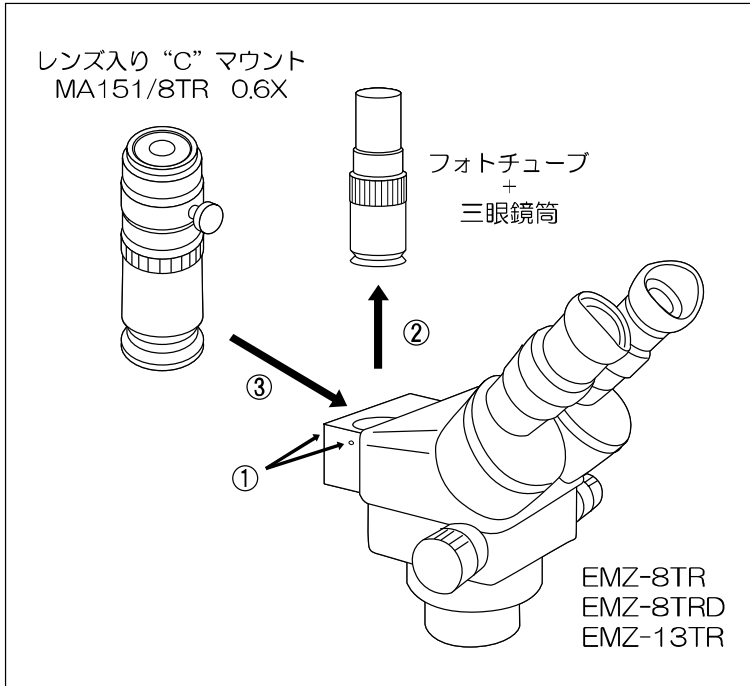

品番: MA151/8TR

品名: Cマウントアダプター, 0.6X

- ① 三眼鏡筒の土台部分のビスを2か所ゆるめます。
- ② フォトチューブ+三眼鏡筒を根元から外します。
- ③ 外した穴の部分に、MA151/8TRを落とし込み、①でゆるめたビスを締めて固定します。

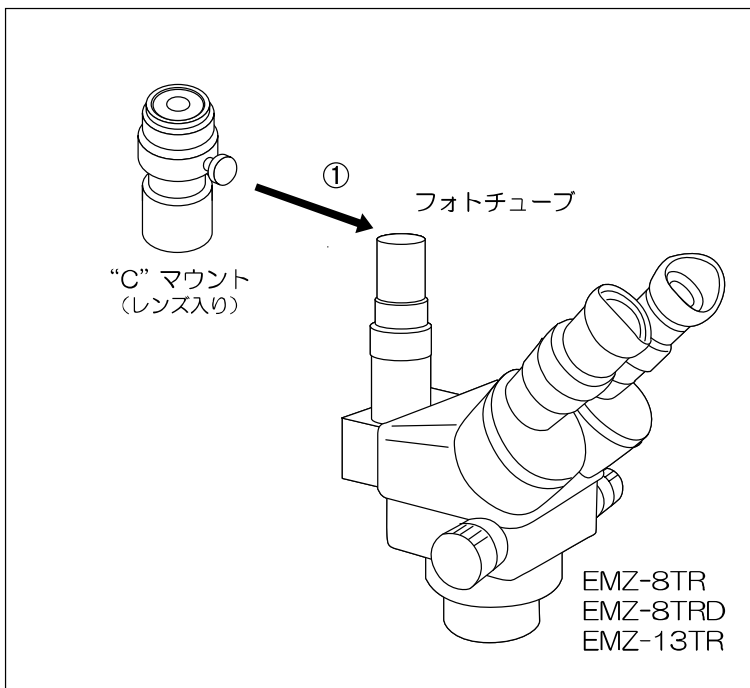

<通常の取付方法>

対応するCマウントアダプター

- MA151/35/04 (0.45X レンズ入り)
- MA151/35/20 (0.7X レンズ入り)
- MA151/35/15 (1.0X レンズ入り)
- MA151/35/25 (2.5X レンズ入り)

- ① Cマウントアダプターをフォトチューブに落とし込みます。