


CR-2 クレーンスタンドの組み立て方法

1. 落下防止リング固定ネジをしっかりと締めてください。


その後、本体アームを支柱ポールに挿し込み、アーム固定ネジを締めて固定します。

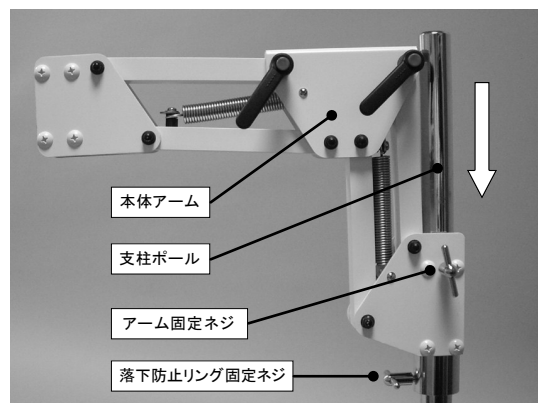

2. 焦点装置のアジャストハンドル①とワッシャ②を外します。焦点装置の球押さえバー③をアームの支持チューブ④の穴に下から挿し込みます。ワッシャ②、アジャストハンドル①の順番で、球押さえバー③の先端のネジ部に取り付けます。

【注意事項】

アジャストハンドル①を外すと球押さえバー③が抜けてしますので、下から手をあてがうように作業してください。

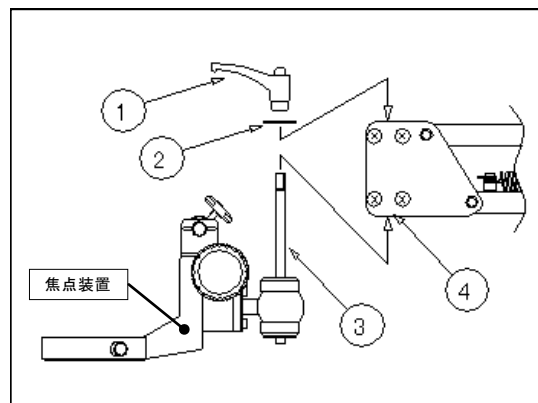

※ アジャストハンドルの操作方法

赤いボタンを押しながらアジャストハンドルを回すと、ネジの締め、緩めに関係なく、ハンドルの位置が変わられます。

ネジの締め、緩め、は赤いボタンに触れずにアジャストハンドルを回すことで行えます。

アジャストハンドルがぶつかる場合は、ハンドルの位置を変えてご使用ください。

