



フィルターホルダーの取り付け方法

① IRフィルター、ブルーフィルター入りホルダー

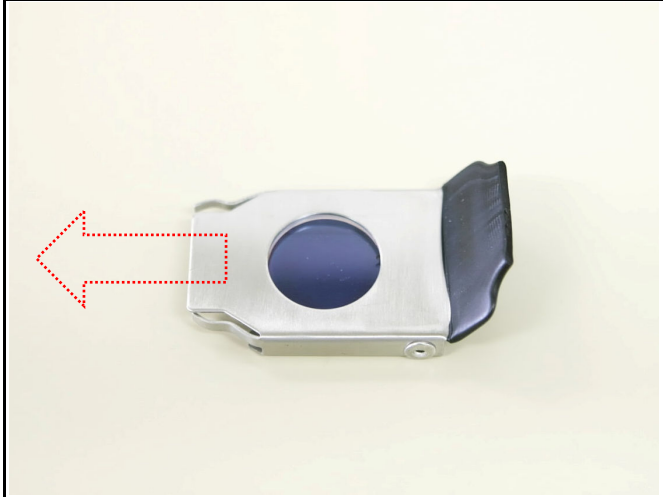


フィルターホルダーにIRフィルターとブルーフィルターが装着されていることを確認して下さい。
IRフィルターは透明でランプ側に装着されます。
また、表裏がありますので入れ替えないでください。
ブルーフィルターはファイバーライトガイド挿入口側に装着されます。

② FL150光源本体ランプ交換ドア内部

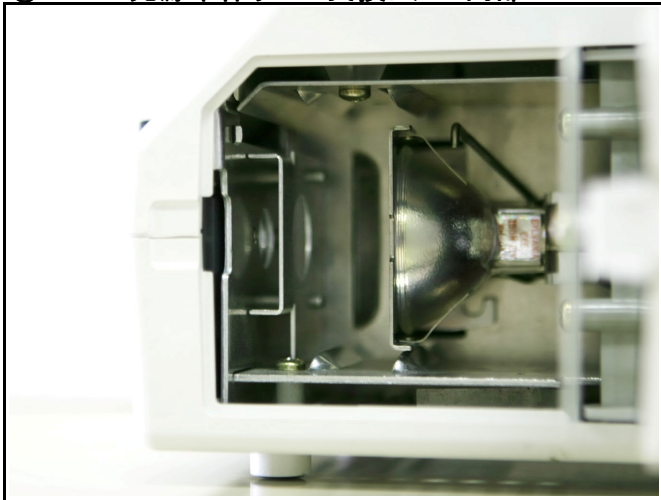

スイッチをOFF(○)にして、ACコードのプラグを主電源コンセントから抜きます。(取扱説明書 P.2参照)
光源本体のランプ交換ドアを開いてフィルタースロットを確認下さい。

③ フィルタースロット挿入

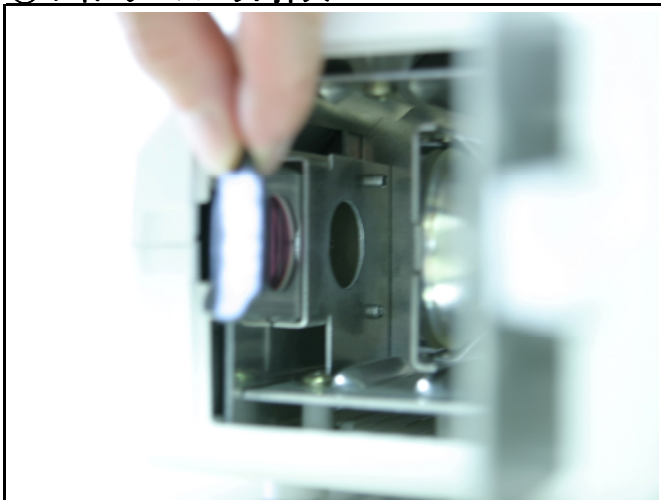

フィルターホルダーの表裏と向きを確認します。
黒いラバー部分を掴みスロットへ挿入します。
フィルターホルダー本体をしっかりと奥に止まるまで押し込んで下さい。
装着を確認できましたら、ランプ交換ドアを元通りにクリップがカチッと入るまで押して閉めて下さい。