

■ デジタル一眼レフカメラ用アダプターの取付方法

デジタル一眼レフ用アダプター	T2 リングアダプター	デジタル一眼レフカメラ・ボディ
		

[取付手順]

- ① 「デジタル一眼レフ用アダプター」の上部に「T2 リングアダプター」を時計回りにねじ込みながら取り付けます。



- ② 「デジタル一眼レフカメラ・ボディ」に、上記で取り付けしたアダプターを装着します。



- ③ 顕微鏡の写真直筒部(内径 23.2mm)に、②で装着したアダプターを挿し込みます。

