


カメラアタッチメントの扱い方法

デジタル一眼レフカメラ用（レンズ交換式）

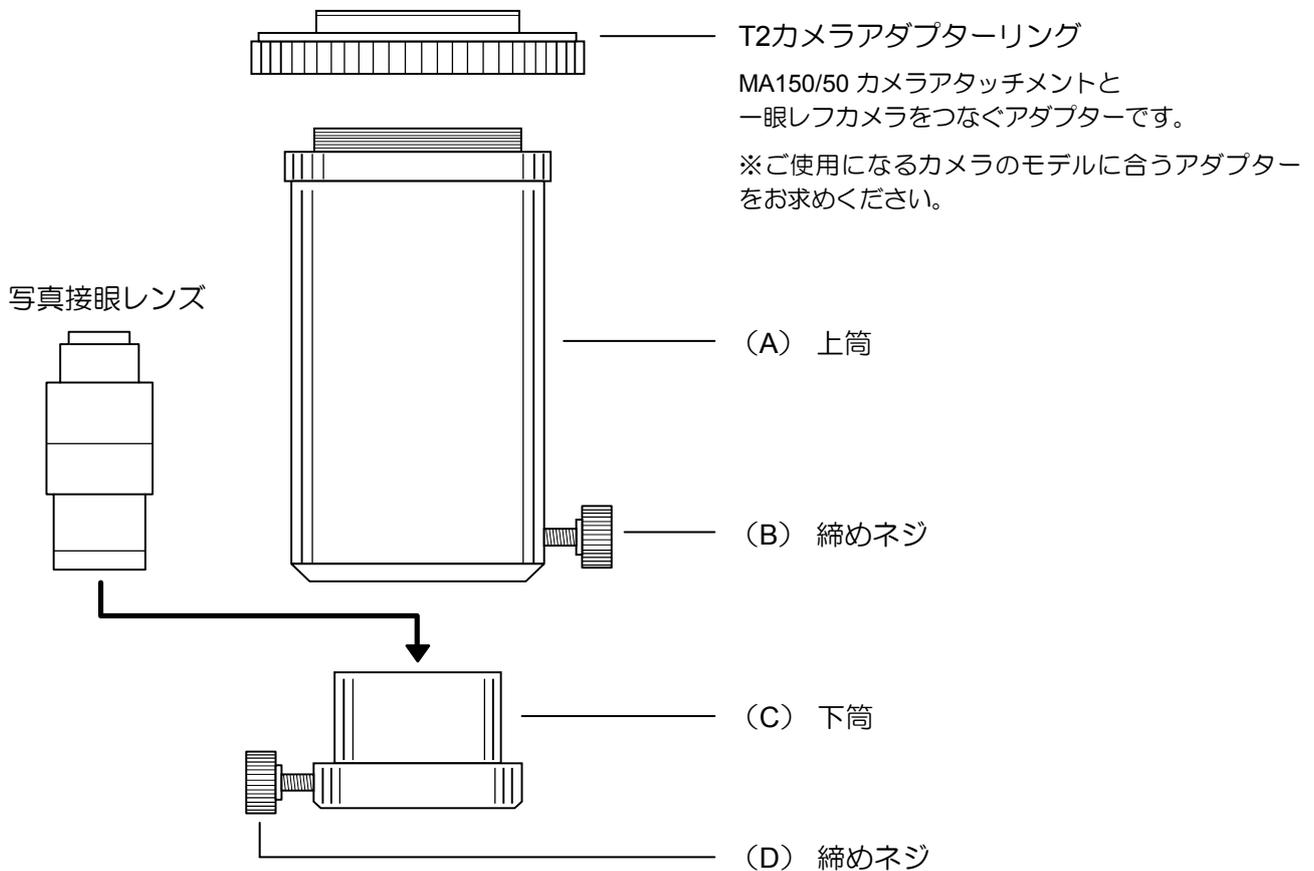

1. 締めネジ（B）をゆるめて、上筒・下筒を分離してください。
2. 下筒（C）を三眼鏡筒のフォトチューブ（写真直筒）に被せて、締めネジ（D）で締めます。
3. 下筒（C）の中に「写真接眼レンズ」を挿入してください。
4. 使用するカメラに合ったT2アダプターリングを上筒（A）の頭部にねじ込んだあと、カメラをT2アダプターに接続します。
5. 次に、そのカメラとT2アダプターを装着した上筒（A）を下筒（C）に被せ入れ、締めネジ（B）で正位置に固定します。
6. 以上で、顕微鏡写真が撮れる用意が出来ました。
 - a. カメラはマニュアルモードで撮影してください。
 - b. プレを防止する必要から、シャッターはケーブル・リリースをお薦めします。