


リング蛍光照明の取り付け方法

— 補助対物レンズを使用する場合 —

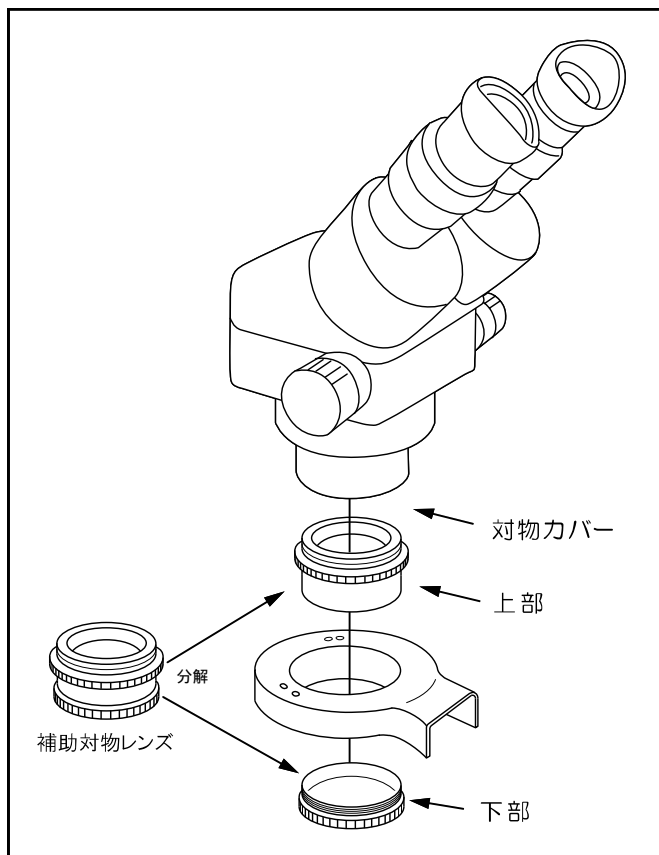

〔はじめに〕

1倍以下の「補助対物レンズ」と「リング蛍光照明」を同時に使用する場合は、補助対物レンズを使用してリング蛍光照明を取り付けます。

〔手順〕

1. 補助対物レンズの下部を反時計方向に回しながら取り外します。
2. 補助対物レンズの上部(レンズ側)を実体顕微鏡の対物カバー先端にねじ込みながら装着します。
3. 補助対物レンズの下部をリング照明中央の空洞に下から挿し込みます。そして、そのまま補助対物レンズの上部(レンズ側)にねじ込みながら、リング照明を装着します。