


リング LED 照明装置の取り付け方法

(取付けアダプター, MA553/LED)

1. LED リング取り付けアダプター②を対物レンズフード①の先端に捻じ込みながら取り付けます。
2. LED リング照明装置④を取り付けアダプター②にはめ込みます。
3. 三点の固定ネジ③を取り付けアダプター側面のミゾ部分に合わせながら、しっかりと固定します。

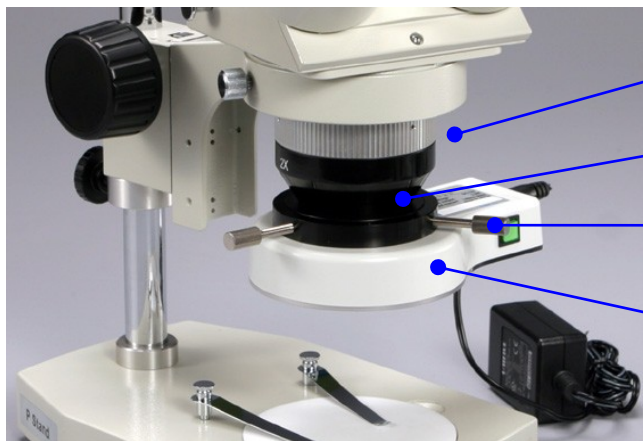

- ① 対物レンズフード
- ② 取り付けアダプター
- ③ 固定ネジ
- ④ LED リング照明装置



顕微鏡/関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員

メイジテクノ株式会社



〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢322-1
TEL.049-259-0111 FAX.049-259-0113
e-mail:meiji@meijitechno.co.jp
<http://www.meijitechno.co.jp>