


ポイントカウンター付メカニカルステージ（オリンパス仕様）の取付方法

1. メカニカルステージ裏のガイドピン①を回転ステージのガイドピン受け穴に合わせて取り付けてください。
2. 付属の六角レンチで固定用ネジ②を回転ステージはめ合い部の穴に合わせて締めてください。
固定用ネジ②が隠れている場合は、目盛ノブ③を操作しメカニカルステージ部を移動させ、固定用ネジ②と回転ステージのネジ穴が合うようにしてください。
3. 目盛ノブ③を交換する時には、メカニカルステージから目盛ノブ③を引き抜き、交換用目盛ノブ④の内側にあるツメをかみ合わせてメカニカルステージに取り付けます。
※ 目盛ノブ③の取り付け箇所には、板バネ部が飛び出している所がありますので、注意して交換作業を行ってください。
※ 目盛ノブ③・交換用目盛ノブ④に記されている数字は、ノブを1クリックした時の移動距離を表します。
数字の記されていない目盛ノブを使用した際は、クリックの無い通常のメカニカルステージの様に使用頂けます。
4. 試料を載せて、試料押さえ(クレンメル)⑤で押さえてください。

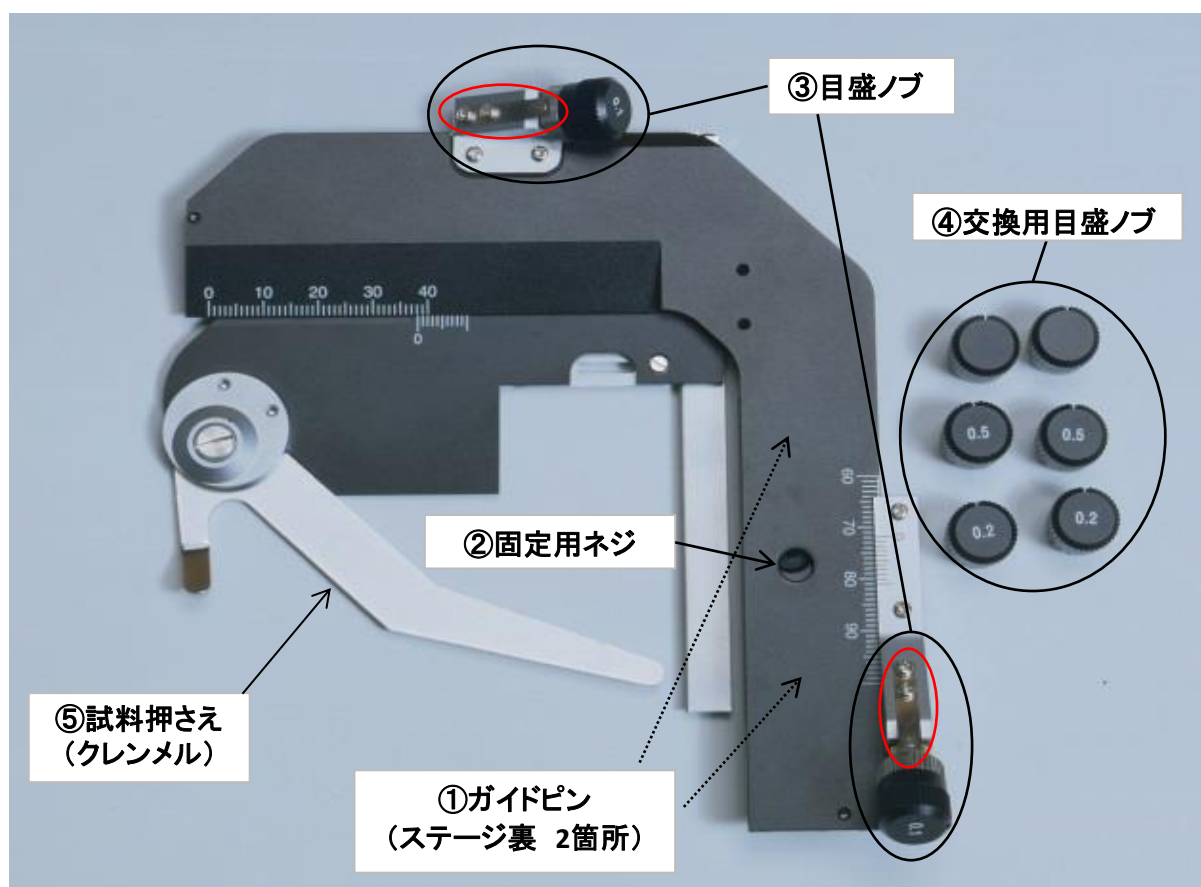

注意 ・レボルバに取り付けている対物レンズの種類やメカニカルステージの移動ポイント等の条件によっては、目盛ノブ③等と対物レンズの先端が干渉する恐れがあります。

・オリンパス偏光顕微鏡CX-31-Pの回転ステージに取り付けた際は、CX-31-Pのスタンド部に③目盛ノブが干渉しますので、ステージを360度回転させる事が出来なくなります。



顕微鏡／関連用品 製造・販売

メイジテクノ株式会社

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢322-1

お問合せ窓口／営業課

TEL:049-259-0111 FAX:049-259-0113

E-mail:meiji@meijitechno.co.jp

http://www.meijitechno.co.jp