

MA945 ポイントカウンター付メカニカルステージ

<取付け方法>

1. メカニカルステージ裏のガイドピン①を回転ステージのガイドピン受け穴②に合わせて取付けてください。
2. 六角レンチ④で固定ネジ③を回転ステージの穴に合わせて締めます。
その際、固定ネジ③が隠れている場合は、目盛りノブ⑤を回し、固定ネジ③の頭が見えるまで動かしてください。
3. 目盛りノブ⑤を交換する時には、目盛りノブ⑤の内側にあるツメがかみ合うように気をつけてください。
(注意：目盛ノブ⑤に記されている数字は、ノブを1クリックした時の移動距離を表します。)
4. 試料を載せて、試料押え（クレンメル）⑥で押さえてください。

