

MA991 メカニカルステージ取付けアダプター

メカニカルステージMA564, MA564/O5, MA565及びMA565/O5を
PKL及びPLSスタンドに取付ける場合に使用します。



<はじめに>

MA991の本体と付属品をご用意ください。

- MA991 メカニカルステージ取付けアダプター
- ネジ（キャップスクリュー M3×18）2個
- 六角レンチ 大（M2.5）1個
小（M1.5）1個

1. スタンドのステージクリップを外してください。
（右の写真を参照してください。）



2. ステージ中央のプレートを外して下さい。
（左の写真を参照してください。）

3. MA991のアダプター本体をステージ中央の溝に
落とし込みます。その時、アダプター本体側面の
ネジ穴をステージ手前（正面）に向けます。そし
て、上部のネジ穴2つをステージ溝のネジ穴と重
ね合わせ、上からネジを通します。
（右の写真を参照してください。）





4. 付属の六角レンチ（大）で、2ヶ所のネジをしっかりと締めます。
（左の写真を参照してください。）

5. メカニカルステージをMA991 アダプター本体の上に載せ、まっすぐ正面に向けてください。
（右の写真を参照してください。）



6. MA991 アダプター本体側面のネジ穴内のイモネジを六角レンチ（小）で締めて、メカニカルステージを固定します。
（左の写真を参照してください。）

7. 最後に、ステージにグラつきがないか確かめてください。グラつく場合は、各ネジをしっかりと締め直して下さい。以上で、セッティングは終わります。

