


スタンドアロンマイクロ스코プ 組立手順概略

ポールスタンド部の調整方法

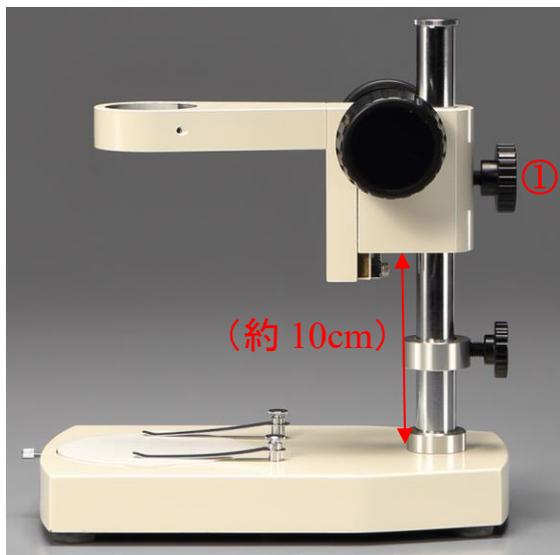

・焦準装置固定ねじ①を緩めます。
その後、焦準装置をポールの下限から約
10cm 程度※の高さまで持ち上げた状態で、
焦準装置固定ねじ①を締めて固定します。

※補助対物レンズ(オプション)を使用する場
合は、適切な焦準装置の高さが異なります。



・落下防止リング&固定ねじ②を緩めます。
その後、焦準装置の真下まで落下防止リング
を持ち上げ、固定ねじ②を締めて固定します。