

リング LED 照明装置の取付方法



- ズームレンズ本体を焦準装置の鏡筒受けに上から差し込みます。
ズーム目盛の上にある縦ラインを手前に向けて、ネジで固定します。



- リング LED 照明取付アダプターをズームレンズの下側から挿入して、ネジで固定します。



リング LED 取付アダプター



- リング LED 発光部を取付アダプターに下側から被せて、側面にある3つのネジで固定します。



リング LED 発光部

ハイビジョン・カメラと 11.6 型モニターの取付方法



- モニター背面に、カメラ取付金具を装着します。
- L 型レンチとネジ 4 個を使用して固定して下さい。



- カメラ取付金具の間に、ハイビジョン・カメラを挿入します。
- カメラ側面のネジ穴（左右 2 ヶ所）に合わせて、蝶ネジで取付金具とカメラを固定します。



- マクロズームレンズ上部の C マウントアダプターを取り外します。



- 取り外した C マウントアダプターをカメラの C マウント部にねじ込みながら取り付けます。




- 上記で取り付けしたモニター付カメラと C マウントアダプターをマクロズームレンズ上部に装着します。
- モニター付カメラの向きを調整した後、C マウントアダプターの固定ネジを締めます。

[電源コード, HDMI ケーブル, USB マウスの接続]



- AC アダプターと 2 分岐電源ケーブルを接続します。
- 2 分岐電源ケーブルのプラグをカメラとモニターの電源コネクタにそれぞれ接続します。

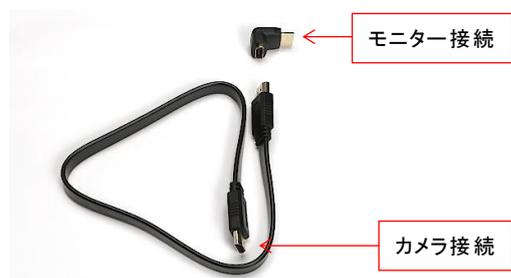

- HDMI ケーブルの片側コネクタに、L 型アダプターを接続します。
- L 型アダプターのコネクタは、モニターに接続します。反対側のコネクタは、カメラに接続します。



- USB マウスのコネクタをカメラの USB 端子に接続します。

